


Ik krijg geen verbinding met de microscoop vanaf de computer:

- 1) Als u een USB HUB gebruikt met een eigen Power toevoer, zal dit werken samen met de microscoop. Hubs welke stroom van de USB poort van de computer gebruiken, geven niet genoeg stroom voor de microscoop. Dan moet de USB HUB ertussen uitgethaald worden.
- 2) Het kan ook zijn dat de DEP (Data Execution Prevention) verhindert dat er verbinding gemaakt kan worden met de microscoop. Om deze instelling te veranderen, volgt u onderstaande stappen.

Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op het icoon *Deze Computer*. Kies voor het menu *Eigenschappen*.



Kies voor het tabblad *Geavanceerd* en vervolgens voor de knop *Instellingen* onder het kopje *Prestaties*

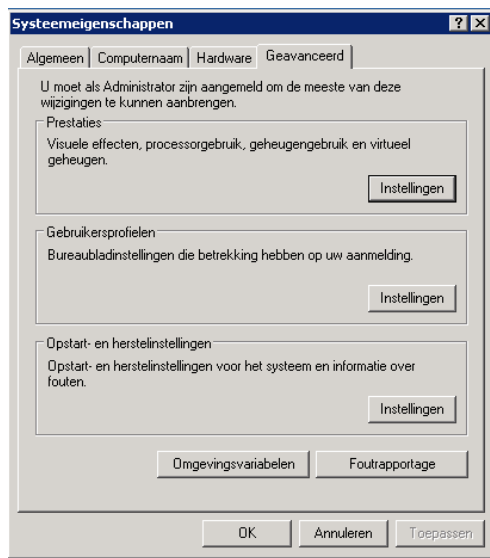

U gaat vervolgens naar het tabblad *Preventie van gegevensuitvoering (DEP)*, hier kunt u kiezen het DEP in te schakelen, of via het onderste bolletje *DEP voor alle programma's en services inschakelen, behalve voor de hieronder geselecteerde*: als u dit aanklikt kunt u browsen op uw computer en het programma van de QX5 hierin toevoegen. Als deze instellingen worden opgeslagen, kan de computer de microscoop herkennen.